

Fiche Technique

Acquisition d'une image numérique avec une caméra

Selon l'ordinateur que vous avez à votre disposition, la version est différente.

Attention : Laisser la caméra branchée sur le port USB!

- **MikroCamLab** (ancienne version du logiciel)

Acquérir l'image :

- a. Detect camera/Start Preview...l'image apparaît alors.

Il peut être nécessaire de refaire la mise au point.

Si les couleurs sont différentes de celles observées au microscope, cliquer sur « Auto White Balance »

- b. Capture : l'image apparaît en bas à gauche.

Enregistrer l'image : File/ Save as/....

Sélectionner l'emplacement indiqué par le professeur et indiquer le nom de l'image

- **MickroCamLab7** (nouvelle version du logiciel)

Quand l'image apparaît à l'écran il peut être nécessaire de refaire la mise au point.

Si les couleurs sont différentes de celles observées au microscope, cliquer sur « Quick WhiteBalance »

Acquérir l'image : Cliquer sur Snap

Enregistrer l'image :

Dans la fenêtre qui s'affiche :

- a. « Enregistrer_dans » : sélectionner l'emplacement indiqué par le professeur
- b. « Nom du fichier » : indiquer le nom de l'image
- c. Enregistrer